

La Refill Intelligente

La Refill Intelligente

- ▶ Une manière simple et rapide pour obtenir des pointes en racks économiques
- ▶ Des refills écologiques utilisant moins de matières premières
- ▶ Composée de deux tours de cinq plateaux emballés individuellement
- ▶ Information relative aux pointes imprimée sur le plateau facilement visible sans exposer les pointes
- ▶ Spacers placés entre chaque étage de pointes pour les protéger de toute contamination (uniquement pour les refills de 10/20 µl XL, 300 et 1000 µl)
- ▶ Une fois en rack, les refills peuvent être autoclavés.
- ▶ Tous les composants sont en polypropylène recyclable.



Utilisation rapide et simple



Séparez la refill

L'étiquette double se coupe en deux pour obtenir deux tours emballées individuellement.



Enlevez les plateaux de la refill

Retirez le film de protection et soulevez le premier plateau. Les clips de chaque côté permettent de prendre le plateau entre votre pouce et votre majeur ou index. (Le spacer d'en-dessous viendra avec).



Rechargez le rack

Placez le plateau ainsi que le couvercle et le spacer dans le rack vide et clipsez-le en toute sécurité.



Commencez à pipeter

Recharger ne prend que quelques secondes. Les pointes peuvent être utilisées tout de suite ou autoclavées

Protégez vos plateaux non chargés sur racks

Les pointes restantes seront protégées de toute contamination en remettant le couvercle de la refill. Il n'est pas nécessaire d'enlever le fond lors de l'utilisation du dernier plateau : fond et plateau s'insèrent dans le nouveau rack.

