

Douche corporelle mobile d'urgence Body NeutrAll



Solution d'urgence mobile pour la décontamination suivant un contact avec des agents oxydants, acides, bases, aldéhydes, acide fluorhydrique ou fluorures.

Décontamination hautement efficace pour la peau non lésée, les surfaces ou les vêtements.

■ Plum Body NeutrAll doit son efficacité aux substances suivantes :

- + L'acide ascorbique pour neutraliser (par une réaction d'oxydoréduction) les substances fortement oxydantes telles que le peroxyde d'hydrogène, le brome élémentaire, la lessive de blanchiment au chlore, l'hypochlorite de calcium, les gaz nitreux, les nitrates et bien d'autres encore ;
- + Tampon d'acide aminé pour la neutralisation d'acides et des bases telles que l'acide sulfurique, la soude caustique, l'acide nitrique ou l'acide chlorhydrique ;
- + L'acide aminé glycine pour la fixation du formaldéhyde et des phénols ;
- + Chlorure de calcium pour la précipitation du fluorure sous forme de fluorure de calcium insoluble, ce qui permet également d'inactiver l'acide fluorhydrique ;
- + En outre, le polyéthylène glycol et le glycérol comme solubilisants pour les produits chimiques organiques.

■ La coloration rouge de la zone pulvérisée met en évidence la désactivation des agents oxydants

■ Durée de conservation : 3 années à partir de la date de production

Réf.	Désignation	Applications	Unités/ carton	€/carton
060752	Flacon de 100 ml - format poche	Décontamination jusqu'à 1 m ² ou la longueur d'un bras	6 x 100 ml	NC -
060753	Spray 600 ml	Décontamination de petites surfaces jusqu'à 6 m ² ou jusqu'à 3 personnes	4 x 600 ml	NC -
060754	5 l en douche mobile avec lance	Décontamination de grandes surfaces jusqu'à 50 m ² ou plusieurs personnes	1 x 5 l	NC -

Lave-œil et stations murales de solution saline ou pH Neutral Plum



Flacon DUO

pH Neutral : solution neutralisante tampon phosphate 4,9 %

- Pour le rinçage et la neutralisation des projections chimiques acides ou basiques
- Rincer avec la solution pH Neutral pendant 2 minutes environ, puis rincer avec la solution saline
- Flacons avec œillère simple : pour le rinçage d'un œil à la fois
- Flacons DUO : pour le rinçage simultané des deux yeux

Solution saline de chlorure de sodium stérile à 0,9 %

- Pour le rinçage et l'évacuation des corps étrangers, poussières, éclats, solvants, huiles
- Rincer jusqu'à l'évacuation des corps étrangers

Flacons seuls


Œillère	Volume flacon (ml)	Réf. solution saline	€	Réf. pH Neutral	€
Simple	200	060030B	NC -	941012B	NC -
Simple	500	030025B	NC -	-	-
Simple	1000	060725	NC -	-	NC -
DUO	500	060724	NC -	060727	NC -
DUO	1000	060726	NC -	-	-

Stations et coffrets muraux

- Avec solution saline et/ou solution neutralisante pH Neutral
- Les coffrets en polystyrène sont étanches à la poussière et résistants aux chocs ; ils peuvent être accrochés aux murs

Réf.	Désignation	Solution saline	pH Neutral	€
060729	Station murale (support & pictogramme)	1 x 500 ml	-	NC -
060028	Station murale (support & pictogramme)	2 x 500 ml	-	NC -
060731	Station murale Maxi	2 x 1000 ml	-	NC -
060740	Station murale DUO	1 x 1000 ml DUO	-	NC -
941008	Station Combi Pum	1 x 500 ml	1 x 200 ml	NC -
060741	Station Combi Plum DUO	1 x 1000 ml DUO	1 x 500 ml DUO	NC -
060732	Coffret mural	2 x 500 ml	-	NC -
060733	Coffret DUO	2 x 1000 ml DUO	-	NC -
060735	Coffret Combi Plum DUO	1 x 500 ml DUO	1 x 500 ml DUO	NC -
060736	Coffret Combi Plum DUO Maxi	1 x 1000 ml DUO	1 x 500 ml DUO	NC -
060744	Coffret PS vide pour flacons 200 ml à 500 ml	-	-	NC -

Temps de rinçage estimé (min.)		
Volume flacon	Œillère simple	Œillère DUO
200 ml	2	-
500 ml	5	2
1000 ml	10	5

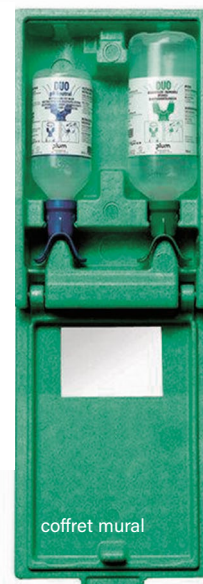

Station murale Combi Plum DUO

coffret mural